

## Practica #1

### Preparación de muestra biológica de tejido blando


#### Material

- Muestra biológica de tejido blando (carne de res)
- Frasco de gerbert
- Acetona
- Alcohol
- Agua tridestilada.

#### Procedimiento.

1. Lavar la muestra dentro del frasco colocandola con agua durante 7 horas y posteriormente cambiar el agua durante cada hora.
2. Enjuagar la muestra con agua nuevamente y esperar a que seque.
3. Una vez seca colocar con un gotero suavemente acetona de ambos lados hasta que se seque.
4. Preparar una dilución al 50% de acetona con alcohol y posteriormente colocar a la muestra de la misma manera como en el Paso 3. durante 10 veces.
5. Luego dejar secar e introducir al frasco limpio de gerbert con alcohol hasta cubrir toda la muestra durante 2 semanas.




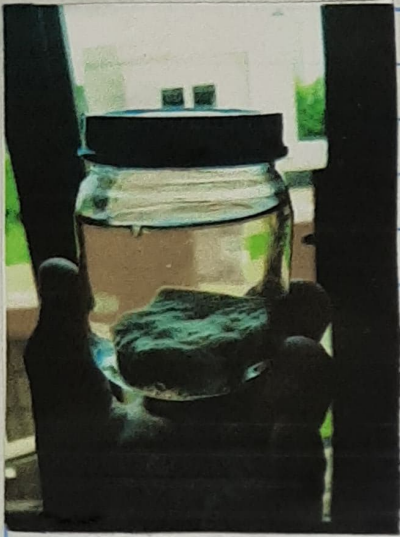

①, ②



③, ④

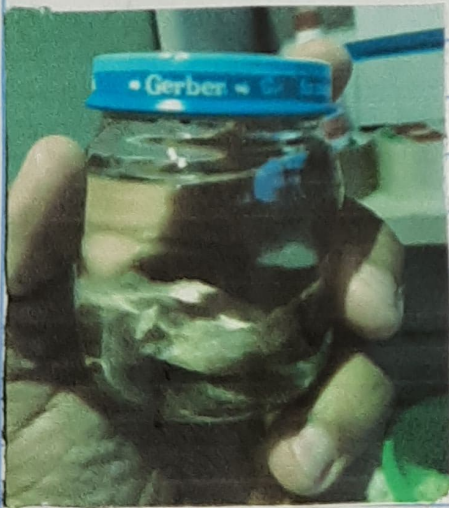

⑤