



Mi Universidad

Nombre del Alumno: García Penagos Daniela

Nombre del tema: practicas

Parcial: I

Nombre de la Materia: microanatomia

Nombre del profesor: Dr. Del Solar Villareal Guillermo

Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana

I Semestre

Grado y grupo: 1°A

KUT

Manual de practica.


TITULO _____
FECHA _____

1° Paso Toma de muestra.



Solo se toma un fragmento.

2° Paso. Inclusion fijación

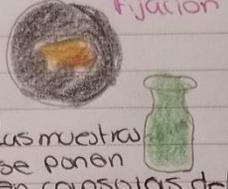


Las muestras se ponen en capsulas de inclusion.

3° Paso




Luego se tiere que quitar el agua de fijador. La muestra se pone en el primer frasco de alcohol (70-1)

6° Paso Confeccion

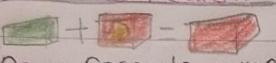


De un foco de parafina se consigue un taco de madera se corta la parafina.

5° Paso Infiltración

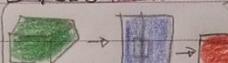


La parafina dentro de la estufa es liquida la muestra se pone en parafina se deja toda la noche

4° Paso Diaparafinización

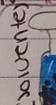

en xilol 2hrs se pasa por xilol 4y 2. Despues de esto se pasa la muestra por parafina.

7° Paso Corte

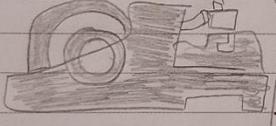


El microtomo, dispositivo que permite fijar el bloque y obtener secciones.

Los cortes extendidos son capturados por un portuobjetos de la superficie del baño de flotación



Cuando obtengamos los cortes los vamos a colocar en casillas porta muestras.

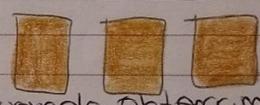


10° Paso Montaje




Nuestra muestra queda montada en los recipientes.

9° Paso Coloración

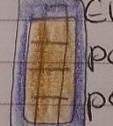

El ultimo paso es ponerlos en recipientes con xilol que las muestras ya estan teñidas.

8° Paso Hematoxilina

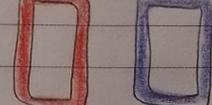

Nuestro corte pasa, por hematoxilina.

LOVE yourself

